

ГОМОГЕНИЗАТОР ЛАБОРАТОРНЫЙ

MASTICATOR BASIC

2001

Технические характеристики

Максимальная вместимость пакета (образец + растворитель)	400 мл
Минимальная вместимость пакета (образец + растворитель)	80 мл
Количество ударов в минуту	250
Минимальное время гомогенизации	15 секунд
Максимальное время гомогенизации	90 секунд
Электропитание	220В, 0.3А, 50Гц
Габариты	400x270x240 мм
Вес	19 кг
Гарантийный период	12 месяцев


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ РИС 1.

1. Рычаг для открывания крышки
2. Крышка рабочего отсека гомогенизатора
3. Верхняя упорная планка
4. Лопатки гомогенизатора
5. Нижняя упорная планка.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ РИС 1.

6. Таймер (Переключатель времени гомогенизации)
7. Выключатель питания
8. Предохранитель
9. Гнездо для кабеля электрического питания 220 В, 50 Гц

Рис.1

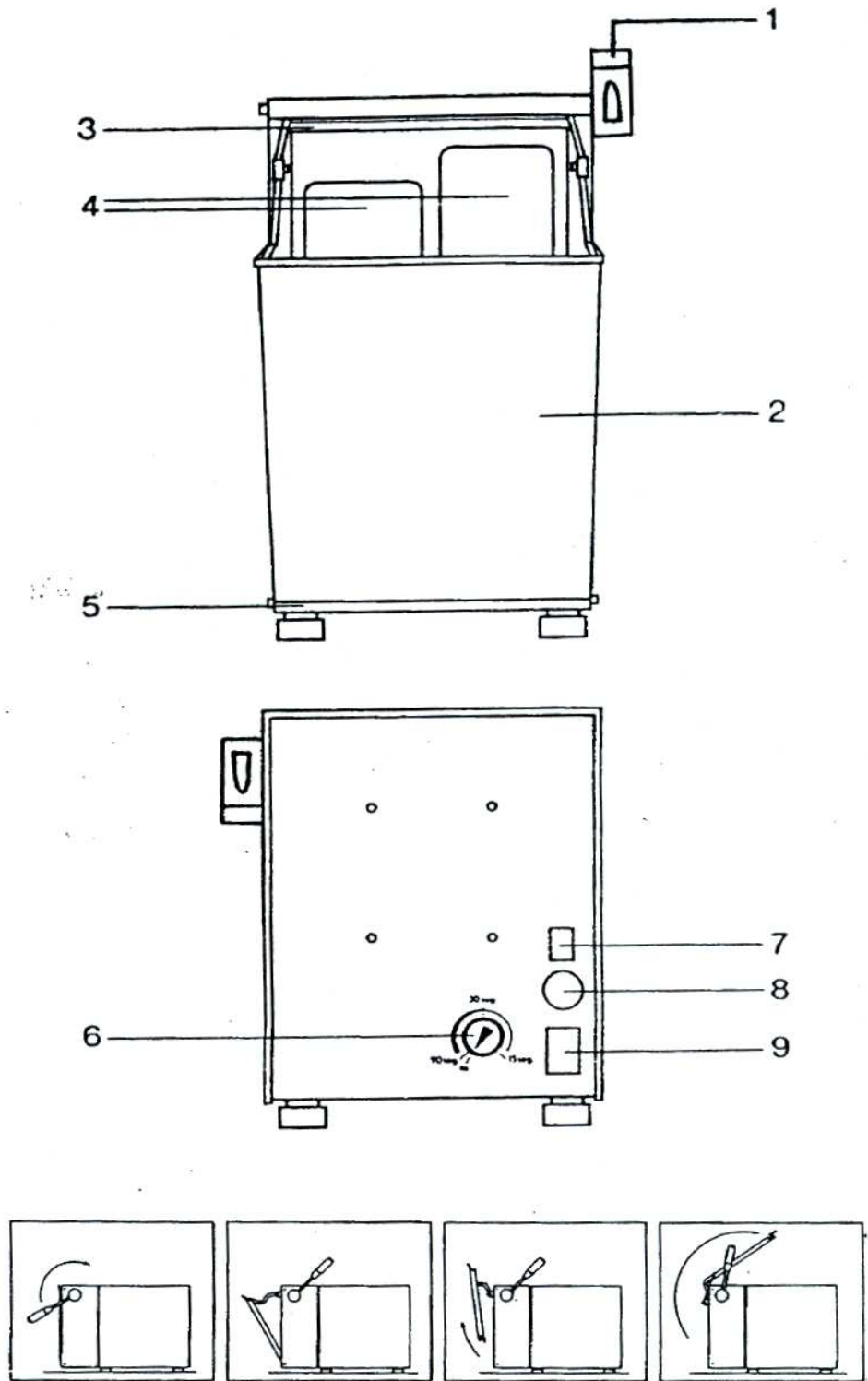

Инструкция по эксплуатации

1. Установить время гомогенизации, вращая ручку таймера [6], расположенную на задней стенке прибора. Для гомогенизации большинства образцов достаточно 30 секунд.
2. Внести материал и растворитель в гомогенизационный пакет. Общий объем содержимого пакета не должен превышать 400 мл.
3. Открыть крышку гомогенизатора [2], подняв вверх запирающий рычаг [1]. Внизу крышка [2] должна быть посажена на нижний упор [5].
4. Поместить пакет в рабочий отсек гомогенизатора так, чтобы нижний край пакета полулежал на нижнем упоре [5]. Придерживая пакет одной рукой так, чтобы он выступал сверху крышки на 5 см, закрыть крышку [2] запирающим рычагом [1].
5. Как только рабочий отсек закрывается запирающим рычагом [1], включается мотор и ударами рабочих поршней [4] образец гомогенизируется в пакете. При этом пакет герметично закрывается давлением крышки [2] на верхний упор [3].
6. После окончания гомогенизации мотор выключится. Придерживая пакет одной рукой, поднять вверх запирающий рычаг [1]. Достать пакет из рабочего отсека.

Если таймер поставлен в положение ∞ , время работы мотора не задано, и мотор будет работать «бесконечно». В этом случае отключение мотора пользователем производится в любое время поднятием запирающего рычага [1] вверх (одновременно с открытием крышки [2] рабочего отсека).

Для удобства очистки рабочего отсека (по мере необходимости) крышка [2] снимается с нижнего упора [5] и откидывается на верхнюю стенку прибора, как показано на рисунке внизу.